

Микроскоп портативный **Bresser 60x-100x**
с подсветкой

Микроскоп карманный **Bresser 60x-100x**
со светодиодной подсветкой




Инструкция по эксплуатации



Арт. 69-33000 / 69-33500


(RU) ОСТОРОЖНО!

При работе с микроскопом используются острые предметы.
Храните микроскоп и аксессуары в недоступном для детей месте.
Дети должны пользоваться этим устройством только под присмотром взрослых. Храните упаковку (пластиковые пакеты, резиновые ленты и пр.) в недоступном для детей месте.

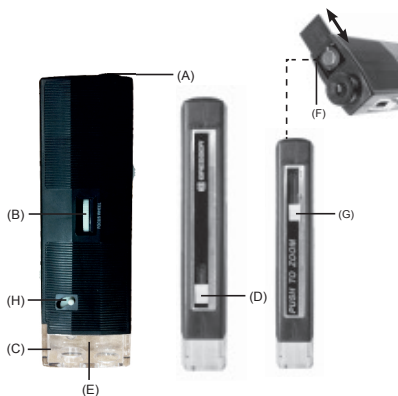

Детали микроскопа (модель 69-33000):

- A - Окуляр
- B - Колесико фокусировки
- C - Прозрачная крышка
- D - Рычажок вкл/выкл питания подсветки
- E - Лампа подсветки
- F - Крышка батарейного отсека
- G - Рычажок изменения увеличения
- H - Рычажок поворота лампы подсветки

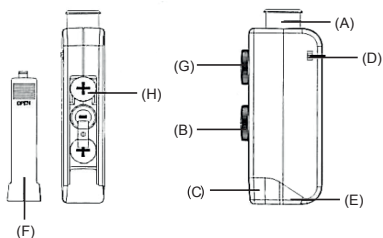

Детали микроскопа (модель 69-33500):

- A - Окуляр
- B - Колесико фокусировки
- C - Прозрачная крышка
- D - Рычажок вкл/выкл питания подсветки
- E - Подсветка (светодиод)
- F - Крышка батарейного отсека
- G - Рычажок изменения увеличения
- H - 3 батарейки типа LR1130

ВАЖНО. Производитель не рекомендует проводить замену светодиода самостоятельно.

Установка батареек

Модель 69-33000:

- Сдвиньте крышку батарейного отсека (F).
- Установите 2 батарейки (не входят в комплект поставки) типа AA/LR06/Mignon, соблюдая полярность.
- Задвиньте крышку батарейного отсека (F). Микроскоп готов к использованию.

Модель 69-33500:

- Сдвиньте крышку батарейного отсека (F).
- Установите 3 батарейки (входят в комплект поставки) типа LR1130, соблюдая полярность – две батарейки по краям необходимо установить положительным (+) полюсом вверх, центральную батарейку необходимо установить отрицательным (-) полюсом вверх (H).
- Задвиньте крышку батарейного отсека (F). Микроскоп готов к использованию.

Использование микроскопа

- Поместите исследуемый образец на плоскую поверхность.
- Держите микроскоп над образцом вертикально прозрачной крышкой (C) вниз.
- Включите подсветку (E), нажав на выключатель питания (D).
- Выберите желаемое увеличение, переключая рычажок изменения увеличения (G).
- Глядя в окуляр (A), настройте резкость, плавно поворачивая колесико фокусировки (B).

Технические характеристики

Модель	69-33000	69-3500
Увеличение, крат	60-100	60-100
Подсветка	лампа накаливания	светодиод
Питание	батарейки типа AA/ LR06/Mignon (2 шт.)	батарейки типа LR1130 (3 шт.)
Батарейки в комплекте	нет	да
Чехол в комплекте	да	да

РИСК для ребенка!



Никогда не смотрите в оптическое устройство на Солнце или на небо рядом с ним! **Это может привести к ПОЛНОЙ СЛЕПОТЕ!**

Храните упаковку (пластиковые пакеты, резиновые ленты и пр.) в недоступном для детей месте. **Существует риск УДУШЕНИЯ!**

СОВЕТЫ по уходу



Очищайте линзы только мягкой безворсовой салфеткой.

Не давите слишком сильно – можно поцарапать линзу. Очень грязные линзы можно очистить салфеткой, смоченной жидкостью для протирания очков.

УТИЛИЗАЦИЯ



Утилизируйте упаковку как предписано законом. При необходимости проконсультируйтесь у органов местной власти.

ВАЖНО: МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ



Изделие содержит мелкие детали. Если мелкая деталь была проглочена, срочно обратитесь за медицинской помощью.

Гарантия

Гарантийный период составляет 5 лет со дня покупки. Храните чек (подтверждение покупки) в надежном месте. Устройство, поврежденное во время гарантийного периода, можно вернуть дилеру, у которого оно было приобретено. Вам вернут отремонтированное или новое устройство. При возникновении неисправностей после окончания гарантийного периода устройство также можно вернуть. Но в этом случае ремонт будет осуществляться за счет покупателя.

Важно: Во избежание повреждений при пересылке устройство следует возвращать в оригинальной упаковке. Также следует приложить чек или его копию. Данная гарантия не ограничивает ваши законные права.

Ваш дилер: _____

Имя:.....

Почтовый индекс/Город:.....

Улица:.....

Телефон:.....

Подпись:.....

Дата покупки:.....

Подпись:.....

Храните этот гарантийный талон вместе с чеком.



Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2 DE-46414 Rhede Germany

Tel. +49 (0) 28 72 – 80 74-124

Fax +49 (0) 28 72 – 80 74-524

www.bresser.de

Компания оставляет за собой право на технические изменения
и не несет ответственность за опечатки.